



Příručka jakosti laboratoře
LEM, Cytogenetické pracoviště

14.11.02

Strana č.: 1
Celkem stran: 1
Nahrazuje stranu:

NÁVOD K POUŽITÍ: CENTRIFUGA MPW-360

1. Vložíme centrifugační zkušavky. Jednotlivé nádoby vyvážíme či vyrovnáme objem na protilehlých stranách rotoru
2. Uzavřeme víko a centrifugu uvedeme do pohotovostního režimu zeleným tlačítkem „Power“
3. Pomocí voličů nastavíme počet ot/min (volič „speed“), teplotu (volič „temperature“) a dobu centrifugace (volič „timer“)
4. Spustíme centrifugaci žlutým tlačítkem „start“
5. Po ukončení centrifugace a zastavení centrifugy otevřeme přístroj červeným tlačítkem „cover release“

Pozn:

- Vnitřní prostory centrifugy jsou pravidelně desinfikovány sanitáčkou (viz. Plán úklidu D_P_04)
- Používáme pouze ty centrifugační nádoby, které byly schváleny vedoucím CP či TV. Necentrifugujeme v otevřených nádobkách
- Nevyvážení vzorků je indikováno červenou LED diodou „imbalance“
- Chlazení je indikováno zelenou LED diodou „compressor on“
- Počet ot/min je indikován na ciferníku centrifugy

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PŘÍSTROJE : LEM 003

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA : BĚŽNĚ JAKO U EL. PŘÍSTROJE

VYPRACOVAL :

RNDr. Radek TROJANEK, Ph.D.
600