

**Termoblok Techne Dri.block**

Identifikační číslo: C005119-000

Výrobce: Techne Ltd and techne Inc Cambridge

Rok výroby:1995

Uvedení do provozu: 2005

Umístění:AQ101040

Zodpovídá:A.Janošřáková

Údržba: 1 x čtvrtletně vyčistit vložky

Zaškolení k ovládání přístroje:

A.Janošřáková,J.Berkovcová,S.Wieczek,M.Rabčanová,J.Drábek,V.Palková

Bezpečnostní rizika:.Běžná rizika jako při práci s el.přístrojem

nepokládat na plochu termobloku buničinu nebo hořlavé materiály

**Zkrácený návod k obsluze:**

- 1.Pustit hlavní kolíbkový vypínač ( zadní strana přístroje)
- 2.Otočným knoflíkem nastavit požadovanou teplotu v rozmezí 25 °C- 100°C
- 3.Termoblok je připravený k práci během 30 minut
- 4.Přístroj se vypíná hlavním kolíbkovým vypínačem.