



Zdravotnictví
Ekologie
Nástroje
Automatizace
Recyklace

Novohradská 394/3, 370 01 České Budějovice, tel./fax 387 241425, mobil 0603 534500, e - mail: kordik.zena@worldonline.cz

Skříň s odsáváním SR 180

Návod k obsluze

Popis zařízení	: Skříň SR 180 je určena pro ukládání materiálů, které vytváří nepříjemné zplodiny zdraví škodlivé, případně aerosoly a pro odtah těchto zplodin a je přístrojem určeným pro laboratoře.
Zapnutí	: Zapnutí přístroje se provádí pomocí vypínače v pravé horní části. O chodu informuje světelná kontrolka umístěná ve vypínači.
Osvětlení	: Není vestavěno
El. Vybavení	: Odtah je zajištěn ventilátorem MIXVENT TD 160/100 o max. sacím výkonu 160m ³ /hod. Ventilátor je umístěn v odděleném prostoru v horní části skříně. Motor ventilátoru má krytí „IP 44“. Třída izolace je „B“. Motor ventilátoru je vybaven termokontaktem, který je zapojen v obvodu vinutí motoru. Při případném přehřátí motoru je odpojen přívod napájecího napětí. Termokontakt je v tomto případě nutno vyměnit. Přístup k motoru je po odšroubování 6 ks šroubů a sejmutí horního víka skříně. Termokontakt (tepelnou pojistku motoru) může vyměnit pouze osoba z odborného servisu. Při jakékoliv manipulaci s elektrickými částmi zařízení je nutné nejprve odpojit od elektrické sítě.
Dveře	: 4 ks prosklených dveří jsou opatřené magnety
Police	: Přestavitelné podle potřeby
Rozměry a váhy	: 190×100×50 cm (v×š×h), váha 95 kg
Příkon	: 35 W
Napětí	: 230V/50Hz
Opravu provádí	: ZENA-R, spol. s r.o. Novohradská 394/3 370 01 České Budějovice Tel. 603 534500, 387241425